



蛋白酶 K 溶液(Proteinase K,20mg/ml)

产品简介:

Proteinase K 中文名为蛋白酶 K。不含 DNase, 不含 RNase, 可直接用于消化各种蛋白以及常见的分子生物学、细胞生物学等相关实验, 例如基因组 DNA 抽提、酶的消化去除等。酶活力:其含量>30U/mg, 在 37℃以血红蛋白为底物, 1 分钟内可以产生相当于 1 μ M 酪氨酸 Folin 阳性的氨基酸或多肽的蛋白酶 K 的量, 定义为一个单位蛋白酶 K 酶活力。有效的 pH 范围为 pH4.0~12.5, 最佳 pH 范围为 pH7.5~8.0。蛋白酶 K 的最佳反应温度为 65℃, 大于 65℃蛋白酶 K 会迅速地降解, 一般采用反应 50~55℃。在 0.2~1%SDS 或约 10mM 尿素存在的情况下, 蛋白酶 K 显示更高的酶活性。蛋白酶 K 的常用工作浓度为 0.05~1mg/ml。

产品组成:

名称	SS0745	保存条件
Proteinase K Solution(20mg/ml)	1ml	-20℃
说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据具体实验要求操作。
- 2、一般工作浓度为 0.05~1mg/ml。

注意事项:

- 1、根据所用缓冲液是否含有 SDS、尿素、pH 是否适合、温度是否适合等因素确定具体的工作浓度。
- 2、常用浓度的 EDTA、Triton X-100、Tween 20、Sarkosyl、盐酸胍对蛋白酶 K 活力影响不大。
- 3、应避免反复冻融。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。